

L AFC – LAF-bänksregulator

Underhåll

L AFC betraktas som underhållsfri. Detta dokument vägleder vid grundläggande funktionskontroll och felsökning.

Funktionskontroll

Laboratoriemiljö

Varje gång spänningen till systemet slås på ska en kort summerton höras från ansluten displayenhet SDU.

En kontrollmätning av föreskrivet undertryck i dragavbrottet ska normalt genomföras åtminstone en gång per år.

Felsökning

Kontrollera att L AFC är spänningsatt. Blinkande diod LED1 på kretskortet indikerar att enheten är ansluten och aktiv på kommunikationsnätverket (CAN). Många installationer görs utan anslutning till CAN.

Vid fel

Kontakta service; felrapport kan lämnas av behörig driftstekniker via Lindinvent's hemsida: www.lindinvent.se

Montage av lock

Skruva tillbaka locket i position för IR enligt illustration M1.

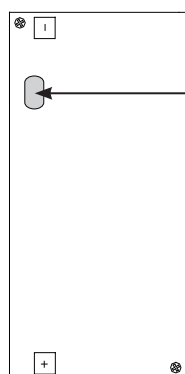


Illustration M1. Lock med fönster placerat för IR.



L AFC – LAF-bänksregulator.

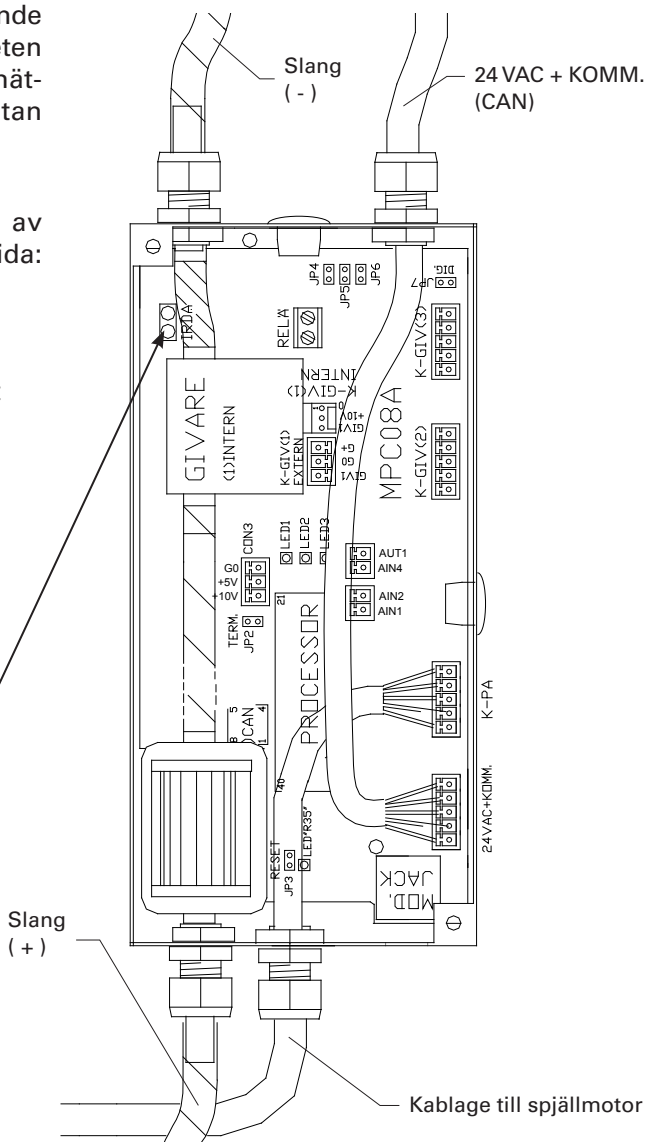


Illustration 11. Exempel på anslutningar till L AFC version E08.